

- 1 Mettez en marche le photomètre en appuyant et retenant pendant environ 2 secondes  la touche d'alimentation.
- 2 Branchez le photomètre sur l'alimentation si le degré de chargement de la pile  est trop bas.
- 3 Programmez la date et le temps actuel.
- 4 Mettez en marche la calibration, si nécessaire.



Configuration de la date/temps
MENU PRINCIPAL
 → Paramètres
 → date/temps



S'il apparaît une demande de réalisation d'une calibration sur le photomètre, appuyez sur la touche **OK** pour l'activer.

- 5 Désignez le photomètre avec un nom à vous, par ex. *Mon Exaqua*.



Saisie du nom de l'équipement
MENU PRINCIPAL → Paramètres
 → nom de l'appareil



La date, le temps, le nom de l'appareil et de l'utilisateur ainsi que les étiquettes définies sont saisis dans le registre LOG de l'équipement ensemble avec les résultats des mesurages. Leur configuration facilite l'organisation postérieure et filtrage des données dans l'application mobile et feuilles de calcul (par exemple, Excel).

- 6 Vérifiez si toutes les licences sont installées sur votre photomètre. Certaines licences peuvent être déjà installées, en fonction du modèle du photomètre et d'autres exigeront leur installation par l'utilisateur. Vérifiez la liste et saisissez les codes de licence fournis avec le photomètre.



Accès à la liste de licences
MENU PRINCIPAL
 → Paramètres → licences



Introduction d'une nouvelle licence
MENU PRINCIPAL
 → Paramètres → licences
 Appuyez sur la touche de contexte **NEW**.

- 7 Configurez le nom de l'utilisateur pour assigner le photomètre à un opérateur.
- 8 Saisissez les noms d'étiquettes pour permettre l'identification postérieure de vos échantillons, par exemple, le nom "étiquette" pourrait être remplacé par "Marine 1" ou par "étang 1".





Édition de la liste d'utilisateurs
MENU PRINCIPAL → Utilisateurs
 Appuyez sur la touche **SEL** pour choisir un utilisateur de la liste. Pour saisir son nom d'utilisateur, appuyez sur la touche de contexte **EDIT**.



Édition de la liste d'étiquettes
MENU PRINCIPAL → Étiquettes
 Appuyez sur la touche **SEL** pour choisir une étiquette de la liste. Pour saisir son nom d'étiquette appuyez sur la touche de contexte **EDIT**.

- 9 Effectuez la mesure.

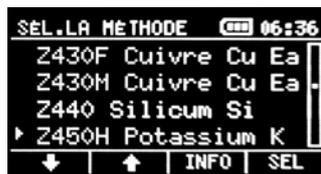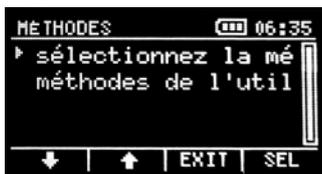

Choisissez une méthode pour le paramètre choisi
MENU PRINCIPAL → Méthodes



Activez le système de guide de la méthode
 Appuyez sur la touche de contexte **GUIDE**
 et procédez selon les consignes affichées sur l'écran.



Enregistrez le résultat de la mesure
 Appuyez sur la touche de contexte **REC**
 pour sauver le résultat affiché dans le registre LOG de l'équipement.

